

Avant d'effectuer les mesures voici les différentes étapes :

Prélèvement des échantillons sur un morceau de carotte suivant les cotes.

Broyage des échantillons pendant 5 minutes environ à l'aide d'un mortier et d'une agate.

Tamiser la poudre à travers un tamis de 80/100 mesh (177 ou 150 μm).

Rangement dans des piluliers sans couvercle et numérotation de ces derniers.

Etuvage pendant 24h à 60°C maximum (le sédiment réduit en poudre a tendance à absorber l'humidité rapidement).

Pesage des échantillons.

